

Руководство пользователя

Лабораторная мешалка с верхним приводом

Модели:
OS-5S, OS-10S



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор лабораторной мешалки с верхним приводом серии OS. Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его в надежном месте.

Перед использованием продукта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Не используйте аксессуары, не одобренные производителем. В случае поломки оборудования по этой причине гарантия будет автоматически аннулирована.

После распаковки проверьте продукт на наличие повреждений и убедитесь, что все аксессуары целы.

Если шнур питания поврежден, не используйте продукт во избежание потенциальной опасности.

В случае неисправности немедленно отключите шнур питания и не эксплуатируйте неисправное устройство.

Ремонт данного продукта должен производиться только в авторизованных сервисных центрах. Ремонт в неавторизованных центрах может привести к дополнительным рискам безопасности.


I. Обзор продукта

Лабораторная мешалка с верхним приводом серии OS использует передовые международные концепции дизайна и производственные технологии. Она отличается гладким и эстетичным внешним видом, компактной и прочной конструкцией, высокой универсальностью и простотой эксплуатации, что делает ее незаменимым прибором для научных исследований и экспериментов. Мешалка с верхним приводом в основном используется для перемешивания смешанных жидкостей, твердых жидкостей и других жидкостей с высокой вязкостью.





II. Этапы установки

1. Схема анализа

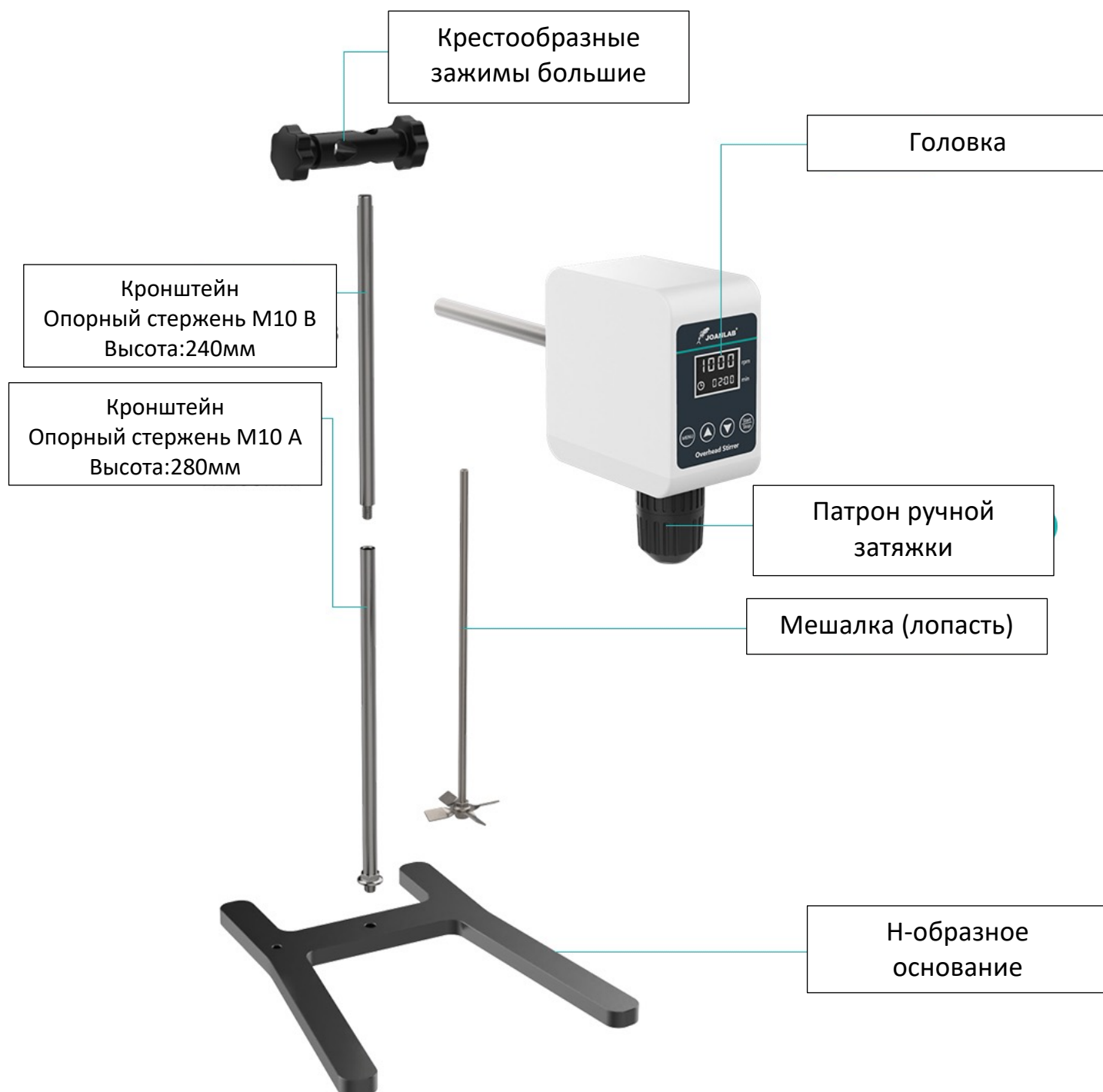

2. Схема установки

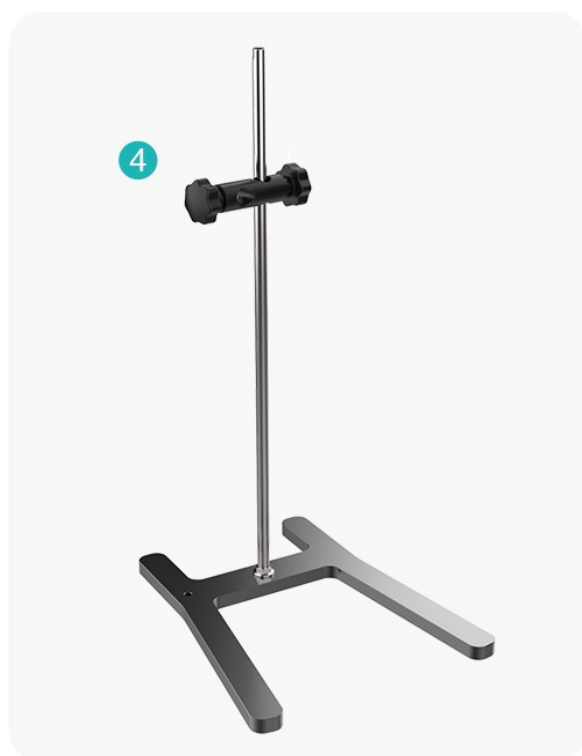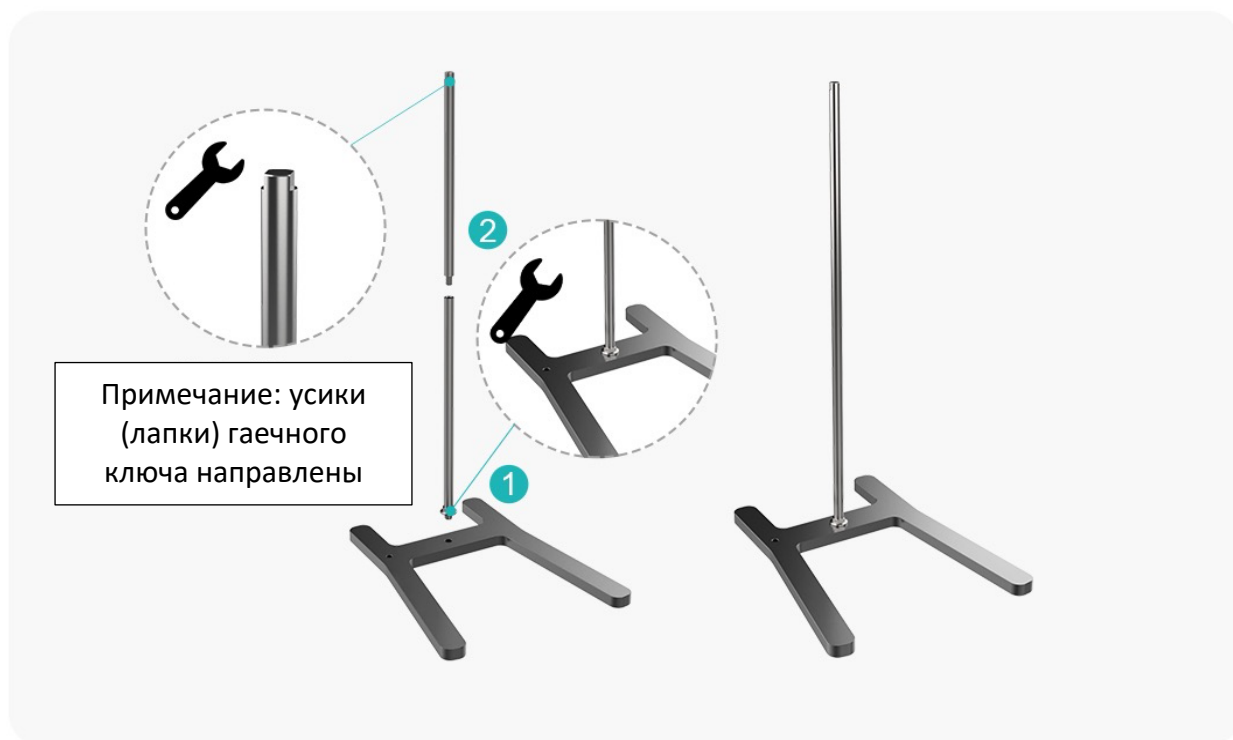



Патрон (ручной) с жестким/легким зажимом
Примечание: Устанавливайте мешалку (лопасть) свободно, вращая против часовой стрелки, и затягивайте, вращая по часовой

3. Этапы сборки


1. Прикрепите М10 фланец-гайку к нижней части М10 опорного стержня А и закрепите ее на основании с помощью гаечного ключа.
2. Выберите М10 опорный стержень В и закрепите его на М10 опорном стержне А с помощью гаечного ключа.
3. Закрепите большой крестообразный зажим на собранной опорной раме.
4. Закрепите лопасть на мешалке с помощью М6 фланец-гайки и гаечного ключа.
5. Установите головку двигателя на большой крестообразный зажим.
6. Установите лопасть на ручной патрон и поверните патрон вручную. Сборка завершена.

III. Знакомство с продуктом



IV. Правильное использование

1. Инструкция по функциональным клавишам

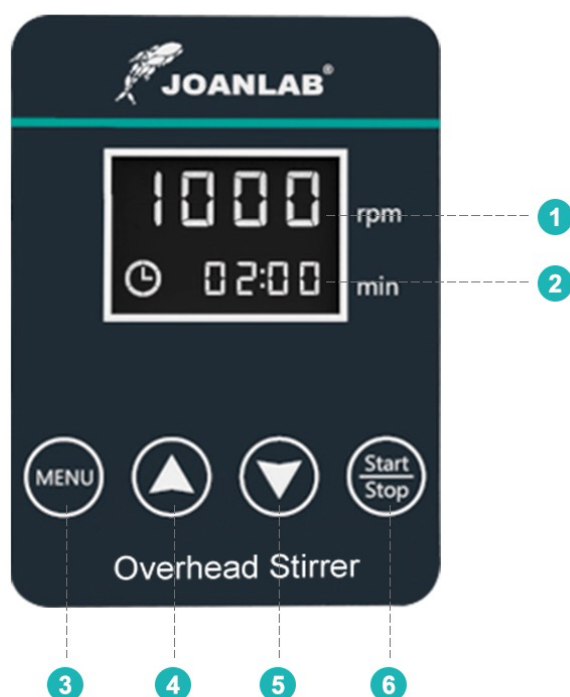

№	Функция	№	Функция
1	Дисплей оборотов	2	Дисплей времени
3	Кнопка переключения программ	4	Кнопка увеличения
5	Кнопка уменьшения	6	Кнопка пуск/стоп

2. Этапы использования

- Вставьте вилку в розетку, включите питание, включите выключатель.
- Нажмите MENU для переключения рабочего параметра (число оборотов и время).
- ↑ или ↓ для настройки нужного параметра после выбора позиции (время -- : -- для режима длительной работы)
- Нажмите START для запуска
- Нажмите START для остановки работы.

3. Меры предосторожности

- Всё содержание данного раздела относится к вопросам безопасности. Пользователи должны строго соблюдать правила.
- Меры предосторожности в данном разделе предназначены для правильной эксплуатации продукта и включают пояснения опасностей, уровни серьезности рисков и возможные аварийные ситуации.

Условия эксплуатации:

1. Только для использования внутри помещений
2. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м
3. Рабочий диапазон температур: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$
4. Относительная влажность: $\leq 80\%$ (без конденсации)
5. Отсутствие вибраций, воздушных потоков или других помех, влияющих на производительность
6. Отсутствие проводящей пыли, взрывоопасных газов или коррозионных газов в окружающем воздухе
7. Соблюдайте минимальный зазор безопасности 10 см со всех сторон во время работы


ВНИМАНИЕ!	
Не вставляйте и не вынимайте шнур питания и не нажимайте выключатель питания влажными руками!	Не вставляйте и не вынимайте шнур питания при включенном питании прибора!
Не выполняйте техническое обслуживание, чистку или протирку прибора при включенном питании!	Не устанавливайте прибор на неровные, неустойчивые или вибрирующие рабочие поверхности!

V. Технические характеристики


1. Параметры продукта

Модель	OS-5S	OS-10S
Режим управления	Цифровой дисплей и кнопки	Цифровой дисплей и кнопки
Диапазон скорости	100–1200 об/мин	100–1200 об/мин
Шаг изменения скорости	10 об/мин	10 об/мин
Таймер	0–24 ч	0–24 ч
Макс. объём перемешивания (H ₂ O)	5л	10л
Макс. вязкость	5000 мПа·с	8000 мПа·с
Двигатель	Бесщеточный двигатель	Бесщеточный двигатель
Макс. крутящий момент	10 Н·см	15 Н·см
Диапазон зажима патрона	1–10 мм	1–10 мм
Мощность	36 Вт	50 Вт
Размеры	134×70×173 мм	134×70×173 мм
Напряжение	AC100–240В, DC24В 1.5А	AC100–240В, DC24В 2.5А

2. Размеры аксессуаров

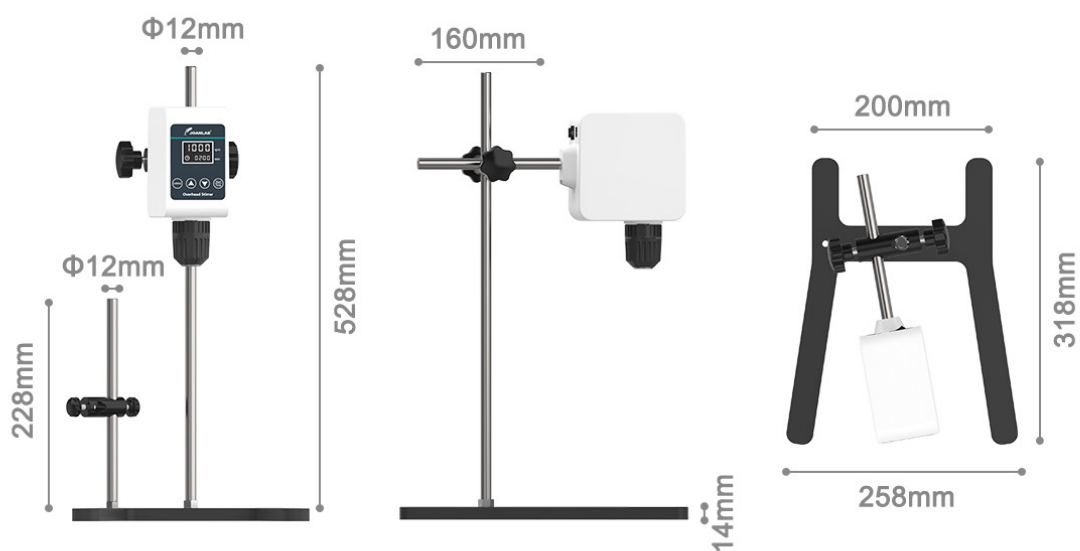

3. Параметры мешалки (лопасти)

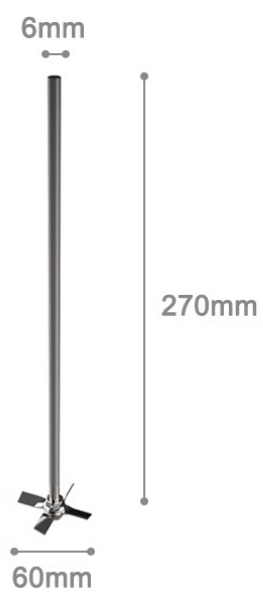

4. Контрольный список поставки:

Основной блок + Сетевой шнур питания + Кронштейн + Насадка + Поперечный зажим + Основание + Разводной ключ + Рожковый ключ + Руководство по эксплуатации



Чтобы посмотреть видео-обзор на это оборудование, сканируйте этот QR-код, который ведет на карточку товара



Если у Вас появились вопросы, или потребовалась помощь, сканируйте QR-код нашей службы поддержки:

Telegram



MAX

